

## ■ PHA モードで測定してもスペクトルが収集できない

FAQ No. : FAQ1110-010	DOC Rev. : 1.0	公開日 : 2008/12/12
対象 MCA	MCA7600	
キーワード	MCA7600、同期モード、Anti、Coin	

### 【ご注意】

- この文書は、お客様の所有される環境で発生する可能性のある事象に対する一般的な対応策を記述しております。
- 特定の環境では対応策が適当ではない場合も予想されます。
- 対応策に関して弊社が保証あるいはサポートを付加するものではありません。

症状	
PHA モードで測定してもスペクトルが収集できない	
原因	対策
ADC ゲート信号の設定が異常	[H/W Setup]、[DPHA]の順にクリックし、{DPHA 調整ボックス}を表示させ[ADC]をクリックして、“Gate Mode”を Ant(アンチコインシデンスモード) または Coin(コインシデンスモード) で使用している場合、その入力信号が適切か確認します。

(注)表中の[xxxx]はアイコンを、{xxxx}はダイアログボックスを表します。