

■ ボタンを誤って押す事があるが、確認を入れて誤操作を防止できないか？

FAQ No. : FAQ1110-012	DOC Rev. : 1.0	公開日 : 2008/12/12
対象 MCA	MCA7600	
キーワード	MCA7600、操作確認	

【ご注意】

- ・この文書は、お客様の所有される環境で発生する可能性のある事象に対する一般的な対応策を記述しております。
- ・特定の環境では対応策が適当ではない場合も予想されます。
- ・対応策に関して弊社が保証あるいはサポートを付加するものではありません。

質問	
ボタンを誤って押す事があるが、確認を入れて誤操作を防止できないか？	
仕様	対応
操作の後、右記操作確認 (YES,NO) を行う機能があります	<p>[Environment]をクリックし、[環境設定]を表示させ、次の操作の操作確認の設定ができます。</p> <ul style="list-style-type: none">・Confirm Data Clear : データクリア時の確認・Confirm Data Overwrite : 測定済みセグメントにデータの上書きコピーの確認・ADD E-CAL Data when Copying : エネルギー校正済みデータをコピーする際に校正データもコピーするかの確認・Move Cursor when Editing ROI : ROI 移動時にカーソルを追随させるかの確認

(注) 表中の[xxxx]はアイコンを、{xxxx}はダイアログボックスを表します。